



Produto No.: YF-500

## **YF MAC-HD 1.0**

**Kit para detecção de IgM para o vírus  
da Febre Amarela**

**Somente para Uso em Pesquisa  
(RUO)**

**Não deve ser usado para  
diagnostico**

**Armazenar a 4°C**

**NÃO CONGELAR**



## Conteúdo

INTRODUCAO .....	3
Principio do Teste .....	3
Uso previsto .....	3
Coleta da amostra .....	4
Armazenamento e transporte .....	4
Descarte .....	4
Recomendacoes .....	4
Limitacoes do teste YF MAC-HD .....	4
Caracteristicas do YF MAC-HD .....	5
Itens inclusos no kit: .....	5
Itens necessários e não inclusos no kit .....	5
Itens recomendados e não inclusos no kit .....	5
PROTOCOLO YF MAC-HD (rotina – ate 24 amostras testadas em repeticoes unicas) .....	7
PROTOCOLO YF MAC-ON (ate 8 amostras testadas em triplicata no periodo noturno .....	8
Notas tecnicas .....	8
Cálculos Automatizados .....	10
Cálculos Manuais .....	11
Validade .....	11
Análise dos resultados .....	12
Interpretacao dos resultados .....	12
YF MAC-ON [ate 8 amostras, testadas em triplicata] .....	14
Análise dos resultados .....	14

Interpretacao dos resultados .....	14
Adendo .....	16
Variabilidade entre as repeticoes de controle .....	16
OD do Controle Positivo em YFVA .....	16
OD do Controle Negativo em YFVA .....	16
OD do Controle Positivo no antígeno normal .....	17
Desempenho do kit YF MAC-HD .....	18
Prazo de Validade/Estabilidade .....	18
Sensibilidade Analítica (LOD) .....	18
Especificidade Analítica .....	19
Painel Desempenho Clínico .....	21
Sensibilidade Clínica .....	21
Especificidade Clínica .....	21
Estudos adicionais de desempenho clinico .....	21
Utilizacao em regioes endemicas .....	22
Precisao .....	22
Referencias .....	22

### American Type Culture Collection (ATCC®)

10801 University Blvd.  
 Manassas, VA 20110 USA  
[www.atcc.org](http://www.atcc.org)

(800) 638-6597 or 703-365-2700

Fax: 703-365-2750

Doc ID: DOC-008788

Effective Date: 01 MAR 2023

## INTRODUÇÃO

O **vírus da febre amarela (VFA)** pertence ao gênero *Flavivirus* e é encontrado em áreas tropicais e subtropicais da América do Sul e África. O VFA está relacionado a outros vírus como o vírus dengue e o vírus do Nilo ocidental. O vírus é transmitido a humanos através da picada de mosquitos infectados. A gravidade da doença, chamada febre amarela, varia desde uma febre autolimitada até hepatopatia grave com hemorragia. A febre amarela é diagnosticada com base nos sintomas, exame clínico, testes laboratoriais e histórico de viagens recentes a áreas de transmissão. Não existe tratamento específico para febre amarela. Os cuidados se restringem ao tratamento sintomático com repouso, reposição de fluidos e uso de analgésicos para aliviar a dor e reduzir a febre. Entre as medidas profiláticas para prevenir a infecção pelo VFA estão a vacinação, o uso de repelentes, roupas protetoras, e o uso de telas mosquiteiro nas residências.

- Em indivíduos que desenvolvem quadro clínico, o período de incubação (tempo entre infecção até o início da doença) é tipicamente de três a seis dias.
- Os sintomas e sinais clínicos iniciais incluem início súbito de febre, calafrios, fortes dores de cabeça, dor nas costas e no corpo em geral, náusea, vômito, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas melhora depois das manifestações iniciais.
- Após uma breve remissão de horas a dias, aproximadamente 15% dos casos progridem para o desenvolvimento de formas graves da doença. Essas formas graves são caracterizadas por febre alta, icterícia, hemorragia, e eventual choque e falência múltipla dos órgãos.
- Dentre os que desenvolvem a forma grave da doença, de 20% a 50% podem evoluir para o óbito.
- Aqueles que se recuperam da febre amarela geralmente ficam com imunidade duradora contra infecções subsequentes.

- Um diagnóstico presuntivo de febre amarela é frequentemente baseado nas características clínicas do paciente, locais e datas de viagem e história epidemiológica do local onde a suposta infecção ocorreu.
- A vigilância da febre amarela é fundamental para o reconhecimento precoce dos surtos. O teste de imunoglobulina M (IgM) é um meio de identificar infecções na comunidade.

## PRINCÍPIO DO TESTE

O **YF MAC-HD** é um ensaio qualitativo baseado no CDC MAC-ELISA que detecta o IgM contra o vírus da FA (ver referência 1). O YF MAC-HD utiliza anti-IgM humano para capturar IgM em soro humano. Se o IgM reativo à febre amarela estiver presente, este reage com antígeno não infeccioso do vírus da febre amarela, que é detectado usando um anticorpo monoclonal reagente ao grupo de flavivírus conjugado com peroxidase de raiz-forte, e uma reação colorimétrica mensurável é produzida utilizando um substrato de 3,3',5,5'-tetrametilbenzidina. O CDC MAC-ELISA foi adaptado para um formato de kit com um resultado mais rápido, e incorpora estabilidade e facilidade de uso, tornando-o conveniente em uma grande variedade de ambientes laboratoriais. Um protocolo adicional (YF MAC-ON) está incluso nas instruções em caso de resultados para o teste YF MAC-HD.

## Uso previsto

O teste YF MAC-HD é destinado para uso em pesquisa para à detecção de IgM contra o vírus da febre amarela em soro humano. Ele deve ser usado em ambiente laboratorial por profissionais treinados. Os resultados deste ensaio são qualitativos e devem ser usados no contexto da vigilância laboratorial da febre amarela. Os resultados devem ser confirmados de acordo com as diretrizes laboratoriais aplicáveis. Os testes não são validados para uso clínico (ex. diagnóstico de febre amarela).

### American Type Culture Collection (ATCC®)

10801 University Blvd.  
Manassas, VA 20110 USA  
[www.atcc.org](http://www.atcc.org)

(800) 638-6597 or 703-365-2700

Fax: 703-365-2750

Doc ID: DOC-008788

Effective Date: 01 MAR 2023

## Coleta de amostra

As amostras de soro devem ser obtidas usando tubos separadores de soro de acordo com as instruções do tubo. O sangue pode ser armazenado entre 4°C a 8°C por um período máximo de 24 horas antes do soro ser separado. O sangue deve deixado sem ser agitado a temperatura ambiente por 30 minutos a 1 hora para que ocorra a coagulação sanguínea e retração. A amostra deve ser centrifugada a 1000x g por 10 minutos para que ocorra a separação entre o soro e o coágulo. O soro deve ser imediatamente transferido para um novo tubo identificado e armazenado entre 4°C a 8°C até ser testado. Em caso de não haver centrifuga disponível, o soro pode ser assepticamente transferido para um novo tubo identificado, utilizando-se uma pipeta estéril após a retração do coágulo. O soro deve ser armado entre 4°C a 8°C até ser testado. Evite transferir glóbulos vermelhos. Hemólises pode causar resultados incorretos. O soro deve ser testado o mais rápido possível num período máximo de 7 dias após a separação do coágulo. Após o teste ser concluído. O soro pode ser armazenado a -20C ou abaixo de -60C para o procedimento de isolamento.

## Armazenamento e transporte

O kit YF MAC-HD deve ser armazenado a 4 °C até a data de expiração após a qual o kit deve ser descartado (ver seção de descarte). A temperatura de transporte deve ser mantida a 4 °C. Uma etiqueta para identificação da temperatura est fixada no frasco do substrato. **Se houver um ponto preto, isto indica que o kit pode ter sido comprometido devido à alta temperatura, devendo ser descartado.**

## **ATENÇÃO: MATERIAL COM POTENCIAL RISCO BIOLÓGICO**

Este kit contém reagentes feitos com soro humano. O soro é de origem comercial e testado negativamente para HIV 1&2, HIV-Ag, HCV, HBsAg, e RPR por métodos aprovados pelo FDA. Manusear todos os soros e kits como se eles contivessem agentes infecciosos. Observar as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao realizar todos os

### **American Type Culture Collection (ATCC®)**

10801 University Blvd.  
Manassas, VA 20110 USA  
[www.atcc.org](http://www.atcc.org)

procedimentos e seguir os procedimentos padrão para a disposição adequada dos espécimes.

## Descarte

Os materiais restantes do kit YF MAC-HD devem ser descartados via autoclavagem ou de acordo com as políticas internas do laboratório e a Folha de Dados de Segurança.

## Recomendações

- Para a interpretação dos resultados obtidos usando este kit, e fundamental obter a data de início dos sintomas, data de coleta da amostra e histórico do local de residência/viagem do paciente para interpretar os resultados corretamente.
- As amostras coletadas nos primeiros dias após o início podem não conter anticorpos IgM para febre amarela e devem ser obtidas amostras de acompanhamento.
- Os resultados devem ser interpretados de acordo com sistema nacional de vigilância, testando os algoritmos e levando-se em consideração o histórico clínico a vacinação.

## Limitações do teste YF MAC-HD

- Para uso somente em pesquisa de laboratório/vigilância de vírus da FA
- A presença de falsos resultados positivos e negativos deve ser considerada, incluindo falsos positivos devido à reatividade cruzada com IgM para outros flavivírus
- Este kit não consegue distinguir entre anticorpos induzidos pela vacina e anticorpos contra a febre amarela do tipo selvagem.
- Este kit deve ser utilizado de acordo com os algoritmos FA regionais e a confirmação dos resultados realizados conforme indicado

(800) 638-6597 or 703-365-2700

Fax: 703-365-2750

Doc ID: DOC-008788

Effective Date: 01 MAR 2023

- Este YF MAC-HD é considerado um teste de alta complexidade e só deve ser realizado em laboratórios com as condições apropriadas de armazenamento e funcionamento, e profissionais de laboratório treinados.
- O kit YF MAC-HD só foi validado para uso com soro; outras fontes potenciais de anticorpos não foram validadas

### Características do YF MAC-HD



- **Uso único (ex. não armazenar os componentes restantes do kit após ser aberto, mesmo que haja sobras)**
- Pode ser usado para testar 24 amostras individuais ou 8 amostras em triplicata (YF MAC-HD), ou 8 amostras de um dia para o outro se os testes forem equívocos (YF MAC-ON)
- Duração de aproximadamente três horas e 30 minutos (sem incluir a preparação das amostras)
- Todos os reagentes e diluentes estão inclusos, com exceção da água utilizada para diluir o tampão de lavagem
- Os reagentes são disponibilizados em apresentação líquida ou liofilizados já em diluição de trabalho. Por isso, não há necessidade de titulação dos reagentes ou diluição subsequente.
- Todos os reagentes podem ser armazenados (ver Nota 2, página 8)
- Prazo de validade mínimo de 1 ano após fabricação.
- Tolerância nas variações de temperatura durante o transporte (ver Nota 3, página 8)
- Sensibilidade similar ao CDC-ELISA (Teste de 72 h)
- Especificidade similar ao CDC-ELISA (ver Nota 4, página 8)
- não há restrição para o transporte da solução utilizada para interromper a reação
- Teste foi otimizado para realização das incubações de soro e conjugado a 28°C. Entretanto, baseado em dados limitados, o teste também funciona com incubações a 21°C, 26°C e 37°C
- Resultados inespecíficos ou com *background* são verificados através de novo teste das amostras usando o protocolo *overnight* YF MAC-ON (ver página 8)
- Detecção IgM para vírus selvagem ou amostra vacinal em soro (ver Nota #5, página 8)

- **As amostras são potencialmente infecciosas devem ser manipuladas usando equipamentos de proteção individual e de contenção apropriados (ver Nota 1, página 8)**

### Itens inclusos no kit:

1. Solução tampão concentrada (líquido, 10x concentrado) (frasco transparente) (YF-1)
2. Conjugado concentrado (líquido em estabilizador em frasco âmbar com tampa branca) (YF-2)
3. Diluente de conjugado (liofilizado em frasco de vidro com **lacre prateado** marcado ●) (YF-3)
4. Água estéril para reconstituição (líquido em diluição de trabalho em frasco opaco com **adesivo verde**) (YF-4)
5. Controle negativo de soro (liofilizado em tampão em frasco de vidro com **lacre azul**) (YF-5)
6. Antígeno normal - Sobrenadante de cultura de células Vero com inativação simulada (liofilizado em tampão em frasco de vidro com **lacre verde**) (YF5) **Antígeno normal é necessário para detecção de reações de *background* não específicas. Não elimine do teste.**
7. Uma microplaca com 96 poços revestidos com IgM (anticorpo anti-IgM humana) (YF-7)
8. Controle VFA IgM positivo de anticorpo monoclonal humanizado (liofilizado em tampão em frasco de vidro com **lacre vermelho**) (YF-8)
9. Diluente de amostra (líquido em diluição de trabalho em frasco opaco com **adesivo laranja**) (YF-9)
10. Solução para interromper a reação (líquido, em diluição de trabalho em frasco opaco) (YF-10)
11. Substrato (líquido, em diluição de trabalho em frasco marrom) (ver Nota 6) (YF-11)
12. Antígeno do VFA (17D) - sobrenadante de cultura de células YF 17D vero inativado (liofilizado em tampão em frasco de vidro com **lacre prateado**) (YF-12)

### American Type Culture Collection (ATCC®)

10801 University Blvd.  
Manassas, VA 20110 USA  
[www.atcc.org](http://www.atcc.org)

(800) 638-6597 or 703-365-2700

Fax: 703-365-2750

Doc ID: DOC-008788

Effective Date: 01 MAR 2023

13. Três filmes adesivo para vedar a placa
14. A pasta de trabalho para cálculos “2022 Calculations Workbook YF MAC-HD”, está disponível em Excel versão 2022. O livro pode ser obtido no site: <https://www.atcc.org/yellow-fever-surveillance-kits>

### Itens necessários e não inclusos no kit:


1. Micropipetas calibradas [(P-10, P-200, P-1000, multicanal (200 µl)]
2. Cabine de segurança biológica para manipulação de amostras potencialmente infecciosas (ver Nota 1, página 8)
3. Reservatórios de reagentes (mínimo duas unidades) – necessários para uso com pipeta multicanal
4. Água deionizada para tampão de lavagem
5. Frasco PETG de 1L ou similar para mistura de água deionizada e solução tampão
6. Leitor de placas (Espectrofotômetro com filtro de 450 nm)
7. Refrigerador (2°C a 8°C)
8. Caneta permanente
9. Tubos para diluição de amostras (polipropileno, tubos de 1 mL, 1 amostra por teste) e tampas de rolhas

### Itens recomendados e não inclusos no kit:


1. Incorporação de um VFA IgM controle positivo do laboratório onde o teste está sendo realizado “*in-house*” recomendado fortemente para assegurar a consistência do teste
2. Lavadora de placas (A lavagem das placas pode ser manual, mas preferencialmente deve-se utilizar o lavador de placas)
3. *Vortex* (útil mas não requerido)
4. Incubadora ajustada para 28 °C (preferencialmente)
5. Tesoura
6. Pipeta auxiliar (100 mL em 900 mL) ou utilizar pre-medida de 100 mL da solução tampão de lavagem 10x em 900 ml pre-medidos de água deionizada.



### Formato para placa única de rotina (até 24 amostras) (YF MAC-HD)

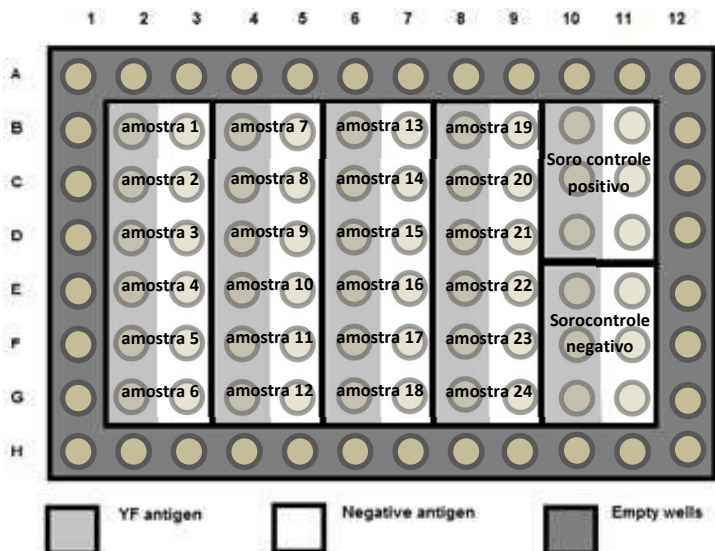

### Formato para resultados inconclusivos (para testar 8 amostras em triplicata para o protocolo noturno YF MAC-ON)

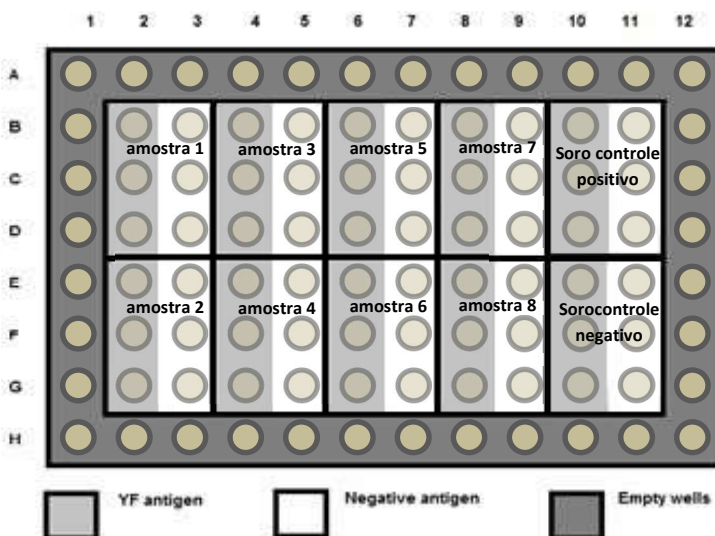

American Type Culture Collection (ATCC®)  
 10801 University Blvd.  
 Manassas, VA 20110 USA  
[www.atcc.org](http://www.atcc.org)

### PROTOCOLO YF MAC-HD (ROTINA - ATÉ 24 AMOSTRAS TESTADAS EM REPETIÇÕES ÚNICAS)

#### NÃO PERMITA QUE A PLACA SEQUE COMPLETAMENTE

1. Deixar todos os reagentes do kit em temperatura ambiente.
2. Diluir amostras de soro teste e controle positivo *in-house* para 1:100 no diluente de amostra (fornecido); homogeneizar. (Recomenda-se o uso de 4 µL de soro para o volume total de 400 µL de diluente de amostra). Use uma nova ponteira para cada amostra.
3. Adicionar 400 µL de água estéril (fornecida) aos frascos de controle positivo e negativo; homogeneizar; elua os controles no exato momento em que for usá-los.
4. Abrir o pacote contendo a placa usando tesoura; anotar os poços utilizando um marcador permanente (os poços externos não estão revestidos). Os poços a serem utilizados para os controles positivos e negativos estão pré-marcados.
5. Adicionar 50 µL de soro a ser testado em 2 poços (1 com antígeno viral + 1 com antígeno normal por amostra). Adicionar 50 µL do controle positivo em três poços com antígeno viral e em mais três poços com antígeno normal. Fazer o mesmo com o controle negativo. Ao final, cada controle será adicionado a um total de seis poços.
6. Vedar a placa com o filme adesivo. Incubar por 30 minutos a 28 °C (Nota 7, página 8).
7. Cuidadosamente, remover o filme adesivo e descartar
8. Adicionar 900 mL de água deionizada a 100 mL de tampão de lavagem 10X (fornecido). Lavar a placa cinco vezes se estiver usando o lavador de placas automatizado, ou três vezes se estiver lavando as placas manualmente (Nota 8, página 8).
9. Reconstituir o antígeno do VFA e antígeno normal em 1,8 mL de água estéril e homogeneizar; elua os antígenos no exato momento em que for usá-los.
10. Adicionar 50 µL por poço de antígeno do VFA em cada coluna de número par (esquerda); 50 µL de antígeno normal em cada coluna de número ímpar (direita).
11. Cobrir a placa e incubar por duas horas a 4 °C.
12. Cuidadosamente, remover o filme adesivo e descartar

(800) 638-6597 or 703-365-2700  
 Fax: 703-365-2750  
 Doc ID: DOC-008788  
 Effective Date: 01 MAR 2023

13. Imediatamente antes do uso, adicionar 3,45 mL de água estéril ao diluente de conjugado e então adicionar 50 µL do conjugado ao diluente; homogeneizar.
14. Lavar a placa cinco vezes se estiver usando o lavador de placas automatizado, ou três vezes se estiver lavando as placas manualmente (Nota #8, página 8).
15. Adicionar 50 µL por poço da mistura de conjugado em todos os poços. Cobrir a placa e incubar por 30 minutos a 28°C. Cuidadosamente, remover o filme adesivo e descartar
16. Lavar a placa 15 vezes virando a placa a cada cinco lavagens (Nota #9, página 9) ou 6 vezes se estiver usando lavagem manual.
17. Adicionar 75 µL de substrato em todos os poços (Nota #3, página 8). Deixar a placa não coberta no escuro e incubar por 10 minutos a temperatura ambiente.
18. Adicionar 75 µL de solução para interromper a reação por poço a todos os poços incluindo A1-D1 (Nota #10, página 9).
19. Fazer a leitura da placa no espectrofotômetro com comprimento de onda 450 nm, dentro de 15 minutos (Nota #11, página 9). Para cálculos ver páginas 10-12 e Adendo páginas 16-17.
20. Descartar quaisquer componentes não utilizados.

Para os cálculos ver páginas 10 e 14.

### **PROTOCOLO YF MAC-ON (até 8 amostras testadas em triplicatas durante o período da noite)**

Método opcional para ajudar a resolver resultados ambíguos. Para YF MAC-ON com até 8 amostras testadas em triplicatas durante a noite, utilize o formato de 8 amostras na página 7. Siga o protocolo para YF MAC-HD na página 7, com as seguintes exceções:

5. Adicionar amostra diluída a 3 poços de antígenos viral e 3 poços de antígenos normal.
10. Cobrir a placa e incubar o antígeno durante o período da noite (18-24h) a 4 °C.

Para os cálculos ver páginas 10 e 14.

### **NOTAS TÉCNICAS:**

1. Devido à natureza e potencial infeccioso das amostras de soro, mínimas mediadas de biossegurança devem ser adotadas incluindo cabine de segurança biológica, óculos de proteção, avental e luvas. A solução tampão usada deve ser tratada com água sanitária ou outro desinfetante aprovado. Se não houver cabine de segurança biológica, as amostras devem ser inativadas em banho maria a 56°C por 30 minutos antes de ser utilizado, para minimizar possíveis riscos. Atenção, esse procedimento não garante a inativação de todos os agentes infecciosos.
2. A estabilidade foi otimizada para armazenamento dos componentes do kit a 4 °C. Outras temperaturas não foram avaliadas. Congelamento irá inativar o conjugado. **NÃO CONGELAR.**
3. Se o sensor de temperatura no frasco do substrato mostrar um ponto preto sólido, isso indica que o kit foi sujeito a condições não aceitáveis durante o envio. Descarte o kit.
4. **Resultados falso positivo podem ocorrer devido a reação cruzada com outros flavivírus, malária, vacinação a febre amarela, e interferência devido a altos níveis de fatores reumatoides. Consulte as orientações regionais da Organização Mundial da Saúde (OMS) para recomendações sobre testes adicionais.**
5. YF MAC-HD não foi validado para uso com outros tipos de amostras além de soro.
6. Se o substrato apresentar uma coloração azul clara, descarte. É recomendado colocar o substrato em um reservatório de reagentes (não incluso) e utilizar uma micropipeta multicanal para adição, uma vez que inserir as ponteiros repetida vezes no substrato irá gerar alteração na coloração devido a contaminação.
7. Colocar as placas vedadas em uma única camada para incubação. Não empilhe as placas. O kit foi otimizado para incubação de soro e conjugado a 28°C. Dados limitados mostraram que temperaturas de incubação entre 21°C e 37°C, também são aceitáveis.
8. O uso de uma lavadora de placa automatizada (tanto a lavadora para 96 poços, como a lavadora para fileiras) é aconselhável, com a seguinte programação:  
  
**a. Ciclo de lavadora de placa automatizada:** Aspirar 2 segundos; lavar 1 segundo; aspirar 2 segundos; lavar 1 segundo; aspirar 2 segundos; lavar 1



segundo; aspirar 2 segundo; lavar 1 segundo; aspirar 2 segundos; lavar 1 segundo; aspirar 4 segundos. O volume de tampão de lavagem é 250 µL por poço. 100 mL de tampão de lavagem 10X (fornecido) deve ser adicionado a 900 mL de água deionizada.

Se a lavadora de placa não está disponível, a lavagem deve ser realizada manualmente utilizando uma micropipeta multicanal como descrito a seguir:

**b. Lavagem de placa manual:** Verter o conteúdo líquido da placa em um recipiente de descarte (em uma cabine de segurança biológica se as amostras são potencialmente infecciosas). Adicionar 200 µL de tampão de lavagem a cada poço. Esvazie a placa descartando o volume. Secar a placa, vertendo-a em uma superfície absorvente para remover dos poços qualquer tampão de lavagem remanescente. Os resultados de placas lavadas manualmente podem variar levemente daqueles obtidos com placas lavadas automaticamente.

**9** Placas lavadas por fileiras com uma lavadora automatizada devem ser lavadas dez vezes com 250 µL de tampão de lavagem para essa última etapa de lavagem.

**10.** Para evitar a formação de bolhas, adicione a solução para interromper a reação mantendo as ponteiros contra a parede dos poços. Leituras de DO incorretas ocorrerão se bolhas estiverem presentes.

**11.** Se você estiver usando a pasta de trabalho Excel para cálculos, não é necessário configurar o leitor para apagar automaticamente os poços que utilizam A1, B1, C1, D1. Entretanto, o apagamento automático usando o leitor de placas é muito útil se você estiver realizando cálculos manuais.

## CÁLCULOS AUTOMATIZADOS

Recomenda-se o uso da pasta de trabalho Excel "**2022 Calculations Workbook YF MAC-HD**", disponível nas versões Excel 2022. A pasta de trabalho pode ser obtida no site: <https://www.atcc.org/yellow-fever-surveillance-kits>. Siga as orientações na guia de instruções.

Para o formato de 24 amostras (meio-dia de rotina), use a aba YF MAC-HD para inserir os resultados de A<sub>450</sub> nas células A1:L8. A validade, os valores de controle e os resultados dos testes serão calculados automaticamente.

Para o formato de 8 amostras do protocolo noturno (YF MAC-ON), use a aba YF MAC-ON para inserir os resultados de A<sub>450</sub> nas células A1:L8. A validade, os valores de controle e os resultados dos testes serão calculados automaticamente.

Exemplos para cada formato de teste são dados em abas separadas na pasta de trabalho Cálculos 2020 YF MAC-HD.YF MAC-HD.

## CÁLCULOS MANUAIS:

Para realizar cálculos manuais, utilizar o modelo fornecido abaixo.

### YF MAC-HD formato 24-amostra

#### Abreviaturas

YFVA = antígeno viral de febre amarela

NA = antígeno normal

PCVA = Média do controle positivo em YFVA

NCVA = Média do controle negativo em YFVA

PCNA = Média do controle positivo em NA

#### Validade

**1. Inserir OD da amostra menos a média da OD em branco  $[(A1 + B1 + C1 + D1)/4]$  no modelo fornecido na página 13.**

#### **2. Calcular PCVA**

Antes de calcular o PCVA, verifique qualquer variabilidade nas réplicas do controle positivo com o YFVA (ver adendo, página 16-17).

Use as réplicas de PCVA que não excedem o limite de variabilidade (VL) de OD 0,3 para calcular PCVA

Exemplo  $B10+C10+D10/3 = PCVA$

#### **3. Calcular NCVA**

Antes de calcular NCVA, verifique qualquer variabilidade nas réplicas de controle negativo sobre YFVA (ver adendo, página 16-17). **NOTA IMPORTANTE: Se a NCVA é < 0, 05, use o valor NCVA de 0, 05 para calcular os valores de P/N; nesta situação, os cálculos de variabilidade não são necessários**

Use as réplicas de NCVA que não excedem o limite de variabilidade (VL) de 0, 025 para calcular NCVA

Exemplo:  $(E10+F10+G10)/3 = NCVA$

#### **4. Calcular PCNA**

Antes de calcular PCNA, verifique qualquer variabilidade em réplicas de controle positivo com NA (ver adendo, página 16-17).

Exemplo:  $(B11+C11+D11)/3 = PCNA$

Note-se que a OD do controle negativo em poços NA não são utilizados nos cálculos.

#### **American Type Culture Collection (ATCC®)**

10801 University Blvd.

Manassas, VA 20110 USA

[www.atcc.org](http://www.atcc.org)

(800) 638-6597 or 703-365-2700

Fax: 703-365-2750

Doc ID: DOC-008788

Effective Date: 01 MAR 2023

5. Calcular o P/N do controle positivo (P/N):  $PCVA/NCVA = P/N$

6. Calcular a razão de *background* normal (NBR):  $PCVA/PCNA = NBR$

7. Determine se o teste é válido:

- Se o PCVA-VL não for excedido, o teste é válido. Se não, repita o teste.
- Se PCVA é  $\geq 0,6$ , o teste é válido. Se não, repita o teste.
- Se o NCVA-VL não for excedido, o teste é válido. Se não, repita o teste.
- Se o NCVA  $< 0,2$ , o teste é válido. Se não, repita o teste.
- Se P/N de controle positivo  $\geq 3$ , o teste é válido; Se não, repita o teste
- Se NBR do controle positivo for  $\geq 2$ , o teste é válido.; Se não, repita o teste

Nota: Se houver variabilidade da OD dos controles, cheque as técnicas de pipetagem e homogeneização que estão sendo utilizadas, bem como as técnicas usadas na lavagem das placas, seja automatizada ou manual.

#### Análise dos resultados das amostras

8. Calcular e inserir o resultado (P/N) de cada amostra:

$P/N = OD \text{ da amostra com YFVA} / NCVA$

**NOTA IMPORTANTE:** se NCVA é  $< 0,05$ , use o valor NCVA de 0,05 para calcular os valores de P/N

9. Calcular e inserir a razão de *background* normal (NBR) de cada amostra:

$NBR = OD \text{ da amostra com YFVA} / OD \text{ da amostra}$

com NA

#### Interpretação dos resultados

10. Interpretar os resultados como segue:

Positivo para IgM para febre amarela (POS)	$P/N \geq 2,0$	$NBR \geq 1,5$	
Inconclusivo para IgM para febre amarela (EQ)	$P/N \geq 1,5 < 2,0$	$NBR \geq 1,5$	Realizar um novo teste opcional utilizando YF MAC-ON (página 8)
Negativo para IgM para febre amarela (NEG)	$P/N < 1,5$	NBR Qualquer	
Negativo para IgM para febre amarela (NEG)	P/N Qualquer	$NBR < 1,5$	

Resultados 24 amostras										
	YF VA	NA	YF VA	NA	YF VA	NA	YF VA	NA	YF VA	NA
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		Controle positivo	Controle positivo
	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=		
	Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ			
C	Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		PCVA=	PCNA=
	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=
	Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ			
D	Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		PCVA= P/N= Teste válido se tudo verdade <b>PCVA≥0.6</b> <b>Control Pos P/N ≥3.0</b> <b>NBR≥2.0</b> <b>NCVA&lt;0.2</b> PCVA/NCVA -VL não excedida	<b>O teste é válida?</b> <b>Sim/não</b>
	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=		
	Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ			
E	Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		Controle negativo	
	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=		
	Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ			
F	Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		NCVA=	
	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=		
	Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ			
G	Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____		Amostra: _____			
	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=		
	Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ			

Método de lavagem: __ Manual / Fileiras / 96-poços (circule um)	Lote: _____	Data de validade do kit _____
---	-------------	-------------------------------

ID da placa _____	Nome _____	Data _____	Lab _____
-------------------	------------	------------	-----------

## **YF MAC-ON [INCUBAÇÃO DE ANTIGENOS DURANTE O PERÍODO DA NOITE PARA USO COM AMOSTRAS INCONCLUSIVAS, ATÉ 8 AMOSTRAS, TESTADAS EM TRIPLICATA]**

Executar os passos de cálculo da validação 1-7 nas páginas 11-12, seguidos da análise e interpretação dos resultados das amostras, como se segue:

### **Análise dos resultados das amostras**

#### **8. Calcular e introduzir o resultado (P/N) para cada amostra:**

$P/N = DO$  médio da amostra com YFVA/NCVA

Se algum espécime replicado testado/reagido com YFVA ou NA é obviamente diferente dos outros 2 replicados, descarte esse replicado e use os outros 2 para calcular P/N.

NOTA IMPORTANTE: se NCVA for  $<0,05$ , utilizar o valor NCVA de 0,05 para calcular os valores P/N.

#### **9. Calcular e introduzir a razão de *background normal* (NBR) para cada amostra:** $NBR = DO$ média da amostra com YFVA / $DO$ média da amostra com NA

### **Interpretação dos resultados**

#### **10. Interpretar e circular os resultados utilizando o seguinte:**

Positivo para IgM para febre amarela (POS)	$P/N \geq 3,0$	$NBR \geq 2,0$
Inconclusivo para IgM para febre amarela (EQ)	$P/N \geq 2,0 < 3,0$	$NBR \geq 2,0$
Negativo para IgM para febre amarela (NEG)	$P/N < 2,0$	NBR Qualquer
Negativo para IgM para febre amarela (NEG)	P/N Qualquer	$NBR < 2,0$



Resultados 8 amostras										
	YF VA	NA	YF VA	NA	YF VA	NA	YF VA	NA	YF VA	NA
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Amostra:		Amostra:		Amostra:		Amostra:		Controle positivo	Controle positivo
B										
C										
D										
Mean OD									PCVA=	PCNA=
	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=
Interp	Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ			Teste válido se tudo verdade
	Amostra:		Amostra:		Amostra:		Amostra:		Controle negativo	PCVA≥0.6
E										Pos control P/N ≥3.0
F										NBR≥2.0
G										NCVA<0.2
Mean OD									NCVA=	PCVA/NCVA -VL não excedida
	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=	P/N=	NBR=		O teste é válida?
Interp	Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ		Pos/Neg/EQ			Sim/não

Método de lavagem: __ Manual / Fileiras / 96-poços (circule um)	Lote: _____	Data de validade do kit _____
ID da placa _____	Nome _____	Data _____
		Lab _____

## ADENDO

### Variabilidade entre as repetições de controle

#### OD do controle positivo em YFVA (PCVA)

Identificar se a variabilidade entre as réplicas excede o limiar de variabilidade do PCVA (PCVA-VL) de OD 0,3.

1. Identifique a réplica com o valor médio e calcule a diferença entre ela e os outros 2 valores:

- Se tanto o valor superior como inferior tiver uma diferença  $< 0,3$  do valor médio, use todos os 3 valores para calcular o PCVA. PCVA-VL não é excedido.
- Se o valor superior ou inferior tiver uma diferença  $\geq 0,3$  do valor médio, descarte o valor com diferença  $\geq 0,3$ . Calcule o PCVA usando os 2 valores restantes. PCVA-VL não é excedido.
- Se ambos os valores superiores e inferiores forem  $\geq 0,3$  diferentes do valor médio, o teste excede PCVA-VL; Repita o teste. Verifique a técnica de pipetagem, a mistura de reagentes e o método de lavagem das placas.

*Exemplo:*

*Réplica 1 1,495      Réplica 2 0,975      Réplica 3 1,167*

- O valor médio é réplica 3 (1,167)  
Réplica 1 menos Réplica 3 = 0,328  
Réplica 3 menos Réplica 2 = 0,192*

- não aplicável*
- Réplica 1 com diferença  $\geq 0,3$  da Réplica 3. Descartar Réplica 1. Réplica 3 tem diferença  $< 0,3$  da Réplica 2; Use as Réplicas 2 e 3 para calcular o PCVA.  
PCVA =  $(0,975 + 1,167)/2 = 1,071$*
- Não aplicável*

#### OD de controle negativo com YFVA (NCVA)

Identificar se a variabilidade entre as réplicas excede o limiar de variabilidade do NCVA (NCVA-VL) de OD 0,025.

1. Identifique a réplica com o valor médio e calcule a diferença entre ela e os outros 2 valores:

- Se ambos os valores superiores e inferiores apresentam diferença  $< 0,025$  do valor médio, use todos os 3 valores para calcular o NCVA. NCVA-VL não é excedido
- Se o valor superior ou inferior tiver diferença  $\geq 0,025$  do valor médio, descartar o valor com diferença  $\geq 0,025$ . Calcule o NCVA usando os 2 valores restantes. NCVA-VL não é excedido.
- Se ambos os valores superiores e inferiores forem  $\geq 0,025$  diferentes do valor médio, o teste excede NCVA-VL. Repita o teste e verifique a técnica de pipetagem, a mistura de reagentes e o método de lavagem da placa.

### American Type Culture Collection (ATCC®)

10801 University Blvd.  
Manassas, VA 20110 USA  
[www.atcc.org](http://www.atcc.org)

(800) 638-6597 or 703-365-2700

Fax: 703-365-2750

Doc ID: DOC-008788

Effective Date: 01 MAR 2023

Exemplo:

Réplica 1 0,053      Réplica 2 0,045      Réplica 3 0,063

1. O valor médio é Réplica 1 (0,053).

Réplica 3 menos Réplica 1 = 0,01

Réplica 1 menos Réplica 2 = 0,008

a) ambos os valores superiores e inferiores apresentam diferença  $< 0,025$  do valor médio; Use todos os 3 valores para calcular o NCVA.  $NCVA = (0,053 + 0,063)/3 = 0,054$

b) não aplicável

c) não aplicável

### OD de controle positivo com antígeno normal (PCNA)

Identifique se há demasiada variabilidade entre as réplicas. Nota: não há nenhum limiar de variabilidade para o PCNA.

1. Identifique a réplica com o valor médio e calcule a diferença entre ela e os outros 2 valores:

a) Se ambos os valores superiores e inferiores apresentam diferença  $< 0,3$  do valor médio, use todos os 3 valores para calcular o PCNA.

b) Se os valores superiores ou inferiores apresentarem diferença  $\geq 0,3$  do valor médio, descarte o valor  $\geq 0,3$  diferente. Calcule o PCNA usando os 2 valores restantes.

c) Se ambos os valores superiores e inferiores apresentarem diferença  $\geq 0,3$  do valor médio, calcule o PCNA utilizando todos os 3 valores, mas verifique a técnica de pipetagem, a mistura de reagentes e o método de lavagem da placa.

Exemplo:

Réplica 1 0,102      Réplica 2 1,345      Réplica 3 0,187

1. o valor médio é Réplica 3 (1,187).

Réplica 2 menos Réplica 3 = 1,158

Réplica 3 menos Réplica 1 = 0,85

a) não aplicável

b) Réplica 2 é  $\geq 0,3$  diferente de Réplica 3. Descartar Réplica 2. Réplica 1 é  $< 0,3$  diferente de Réplica 3. Use Réplicas 1 e 3 para calcular o PCNA.  $PCNA = (0,102 + 0,187)/2 = 0,145$

c) não aplicável

## Desempenho do kit YF MAC-HD

### Prazo de validade/estabilidade

Os kits têm prazo de validade de 12 meses após a fabricação. Os testes devem ser armazenados a 4 °C e não devem ser utilizados após a data de expiração. Os kits são apenas uma única utilização e os componentes não devem ser armazenados após a abertura.

### Sensibilidade analítica (LOD)

Na ausência de um padrão internacional, foi determinada uma estimativa comparativa da sensibilidade analítica para YF MAC-HD usando 3 repetições de cada uma das 8 concentrações de espécimes IgM FA positivos e em comparação com titulações semelhantes dos espécimes usando o CDC YF MAC-ELISA. Cada amostra foi utilizada não diluída, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, onde foram feitas diluições em soro humano normal. As diluições das amostras foram subsequentemente diluídas até à diluição de trabalho do ensaio para cada ensaio, utilizando o diluente de amostra apropriado, e testadas. Foram utilizadas amostras de soro positivo de IgM FA baixo, médio e alto.

	Sample No.	Neat	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128
YF MAC-HD	1 (Baixa pos)	POS	POS	<b>POS</b>	EQ	EQ	NEG	NEG	NEG
CDC MAC-ELISA		POS	<b>POS</b>	EQ	EQ	NEG	NEG	NEG	NEG
YF MAC-HD	2 (Med pos)	POS	POS	POS	POS	<b>POS</b>	NEG	NEG	NEG
CDC MAC-ELISA		POS	POS	POS	<b>POS</b>	EQ	EQ	EQ	EQ
YF MAC-HD	3 (Med pos)	POS	POS	<b>POS</b>	NEG	NEG	NEG	NEG	NEG
CDC MAC-ELISA		POS	<b>POS</b>	EQ	NEG	NEG	NEG	NEG	NEG
YF MAC-HD	4 (Alta pos)	POS	POS	POS	POS	POS	<b>POS</b>	EQ	NEG
CDC MAC-ELISA		POS	POS	POS	<b>POS</b>	EQ	EQ	NEG	NEG
YF MAC-HD	5 (Alta pos)	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	<b>POS</b>
CDC MAC-ELISA		POS	POS	POS	POS	POS	POS	<b>POS</b>	EQ

**Conclusão:** Todas as amostras deram resultados positivos no YF MAC-HD em diluições iguais ou superiores às do CDC MAC-ELISA de referência.

## Especificidade analítica

Os espécimes de soro contendo IgM para flavivírus que diferente de vírus da FA, para alfavírus, e a outras infecções ou substâncias foram testados utilizando o YF MAC-HD para determinar o potencial do teste em detectar YF IgM especificamente

Vírus	No. de espécimes	YF MAC-HD Resultados POS	YF MAC-HD Resultados NEG	% ESPECIFICIDADE <sup>4</sup>
<b>Flavivírus</b>				
Dengue <sup>3</sup>	10	4	6	60
Zika <sup>3</sup>	10	1	9	90
Nilo Ocidental (West Nile) <sup>2</sup>	20	4	16	80
Powassan <sup>2</sup>	19	6	13	68
Encefalite japonesa <sup>3</sup>	9	5	4	44
Encefalite de St. Louis <sup>2</sup>	2	0	2	100
Hepatite C <sup>3</sup>	20	0	20	100
<b>Alfa vírus</b>				
Chikungunya <sup>3</sup>	2	0	2	100
Encefalite equina do leste <sup>3</sup>	2	0	2	100
Ross River <sup>2</sup>	11	0	11	100
<b>Outras Infecções ou Substâncias</b>				
Citomegalovirus <sup>2</sup>	7	2	5	71
Leptospira <sup>2</sup>	7	1	6	85
Epstein-Barr virus <sup>2</sup>	2	1	1	50
Varicela-Zoster virus <sup>1</sup>	1	0	1	100
Malaria <sup>3</sup>	10	9	1	10
Fator Reumatoide <sup>3</sup>	3	2	1	33
Antígeno leucocitário humano <sup>1</sup>	3	0	3	100
Anticorpo anti-nuclear <sup>2</sup>	11	1	10	90
Possível icterícia obstrutiva <sup>1</sup>	9	0	9	100
Soro de pacientes reumaticos <sup>1</sup>	3	1	2	66
Anticorpo humano anti-camundongo <sup>3</sup>	5	0	5	100
Autoanticorpo positivo <sup>1</sup>	2	0	2	100
Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA ou HIV) <sup>5</sup>	9	0	9	100

<sup>1</sup> Resultados de testes realizados pelo CDC

<sup>2</sup> Resultados do CDC e testes laboratoriais independentes

<sup>3</sup> Resultados de testes laboratoriais independentes.

<sup>4</sup> Números de amostras reduzidas podem não refletir níveis reais de especificidade

<sup>5</sup> Teste da ATCC em soro positivo para HIV

**American Type Culture Collection (ATCC®)**

10801 University Blvd.  
Manassas, VA 20110 USA  
[www.atcc.org](http://www.atcc.org)

(800) 638-6597 or 703-365-2700

Fax: 703-365-2750

Doc ID: DOC-008788

Effective Date: 01 MAR 2023

**Conclusão:** O YF MAC-HD reage de forma não específica com alguns espécimes de arbovírus IgM anti-flavivírus positivos , especialmente amostras com título elevado. Isto é esperado uma vez que o antígeno utilizado no kit YF MAC-HD inclui a proteína do envelope que é conhecida por ter epítomos de reatividade cruzada entre os flavivírus. Isso é consistente com o YF MAC-ELISA de referência do CDC. Espécimes com reação positiva no YF MAC-HD devem ser investigados mais profundamente utilizando-se métodos adicionais para confirmar a infecção de FA.



## Painel de desempenho clínico

Espécimes da África e das Américas foram utilizados para avaliar o desempenho clínico do YF MAC-HD

### Sensibilidade clínica<sup>1</sup>

Soros IgM positivo para FA	N.º de espécimes	YF MAC-HD Resultados POS	YF MAC-HD Resultados NEG	% Sensibilidade clínica	95% Intervalo de confiança
Alta	14	14	0	100	78.5% - 100%
Médio	13	13	0	100	77.2% - 100%
Baixa	3	1	2	33	6.2% - 79.2%
Total	30	28	2	93	78.7% - 98.2%

### Especificidade clínica<sup>1</sup>

	N.º de espécimes	YF MAC-HD Resultados POS	YF MAC-HD Resultados NEG	% Especificidade clínica	95% Intervalo de confiança
<b>Soros IgM negativo para FA</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	89.5% - 99.6%	89.5% - 99.6%

<sup>1</sup> Resultados de testes laboratoriais independentes

### Estudos adicionais de desempenho clínico

Um total de 237 espécimes de referência positivos e 398 espécimes de referência negativos da África e América do Sul deram 95% de sensibilidade e 97% de especificidade utilizando kits YF MAC-HD produzidos por um fabricante diferente utilizando a mesma metodologia do ATCC. Painéis de proficiência constituídos por 10-20 espécimes de FA positivos e negativos foram testados em laboratórios de 43 países dos continentes Africano e Americano utilizando o YF MAC-HD, e 42/43 laboratórios obtiveram resultados 100% corretos.

## Utilização em regiões endêmicas

Quarenta e três Laboratórios Nacionais na África e nas Américas receberam os kits de YF MAC-HD produzidos por um fabricante alternativo e painéis de proficiência de 10-20 amostras. Quarenta e dois dos laboratórios obtiveram resultados 100% corretos e 1 obteve 90% de resultados corretos. Isto indica que o YF MAC-HD é útil em condições laboratoriais em regiões endêmicas para FA.

## Precisão

A precisão intra-ensaio (repetibilidade) foi medida usando três repetições sendo cada uma com 10 amostras com positividade de IgM pra diferentes FA testadas no mesmo ensaio, ao mesmo tempo, pelo mesmo operador. O coeficiente de variação (CV) foi de 5% (intervalo 0-8%).

A precisão entre ensaios foi medida usando três repetições sendo cada uma com 10 amostras com positividade de IgM para diferentes FA testadas por três operadores diferentes em três dias diferentes. O CV foi de 14,6% (intervalo de 10-18%)

## REFERÊNCIAS:

1. Martin DA<sup>1</sup>, Muth DA, Brown T, Johnson AJ, Karabatsos N, Roehrig JT. Standardization of immunoglobulin M capture enzyme-linked immunosorbent assays for routine diagnosis of arboviral infections. ***J Clin Microbiol.* 2000;38(5):1823-6.**
2. Basile AJ, Goodman C, Horiuchi K, Laven J, Panella AJ, Kosoy O, Lanciotti R, Johnson BW. Development and validation of an ELISA kit (YF MAC-HD) to detect IgM to yellow fever virus. ***Journal of Virological Methods.* 2015; 225:41-48.**
3. Goodman C, Demanou M, Mulders M, Mendez-Rico J, Basile AJ. Technical viability of the YF MAC-HD ELISA kit for use in yellow fever-endemic regions. ***PLOS Neglected Tropical Diseases.* 2021; 15(6): e0009417.**